

HYPERStack セルカルチャー容器

高収量の細胞培養用クローズドシステム

コーニングの High Yield PERFORMANCE (HYPER) プラットフォーム

HYPERStack セルカルチャー容器は、コーニングの2つの製品：Corning CellSTACK® 培養チャンバーと Corning HYPERFlask® セルカルチャー容器の長所を兼ね備えています。


CellSTACK の空間的なフットプリントとガス透過性フィルム技術を活用した HYPERStack プラットフォームは、今日利用可能な最も効率的でスケールアップ可能な接着細胞培養容器の一つとなっています。

特長と利点

- ▶ より多くの細胞を — Corning CellSTACK 培養チャンバー 2 チャンバーと比較して、約 5 倍の培養面積を実現
- ▶ クローズドシステム — 閉鎖系での液体操作
- ▶ スケールアップが可能な容器 — スケールアップやスケールアウトをサポートする 2 つのサイズから選択
- ▶ 人間工学に基づいたデザイン — ハンドリング装置やアクセサリーで操作が容易に
- ▶ 固定された培地量 — 培地量 0.2 mL/cm² で容器を満たすため、体積の無駄が少ない

原理

ガス透過性フィルムを介したガス交換により、同等の面積の容器と比較して、細胞培養面積を最大 5 倍に増やすことが可能。

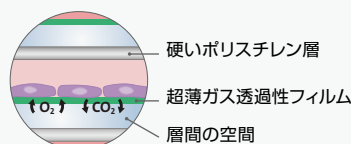


補足情報

アプリケーションノートやビデオを含む
HYPERStack の追加情報は以下のサイトでご覧いただけます。
www.corning.com/HYPERStack

オプション仕様

通気側：シングルまたはデュアルフィルターを選択可能
充填側：MPC または AseptiQuik® G コネクターを装備

Corning® HYPERStack® セルカルチャー容器によるスケールアップの効率化

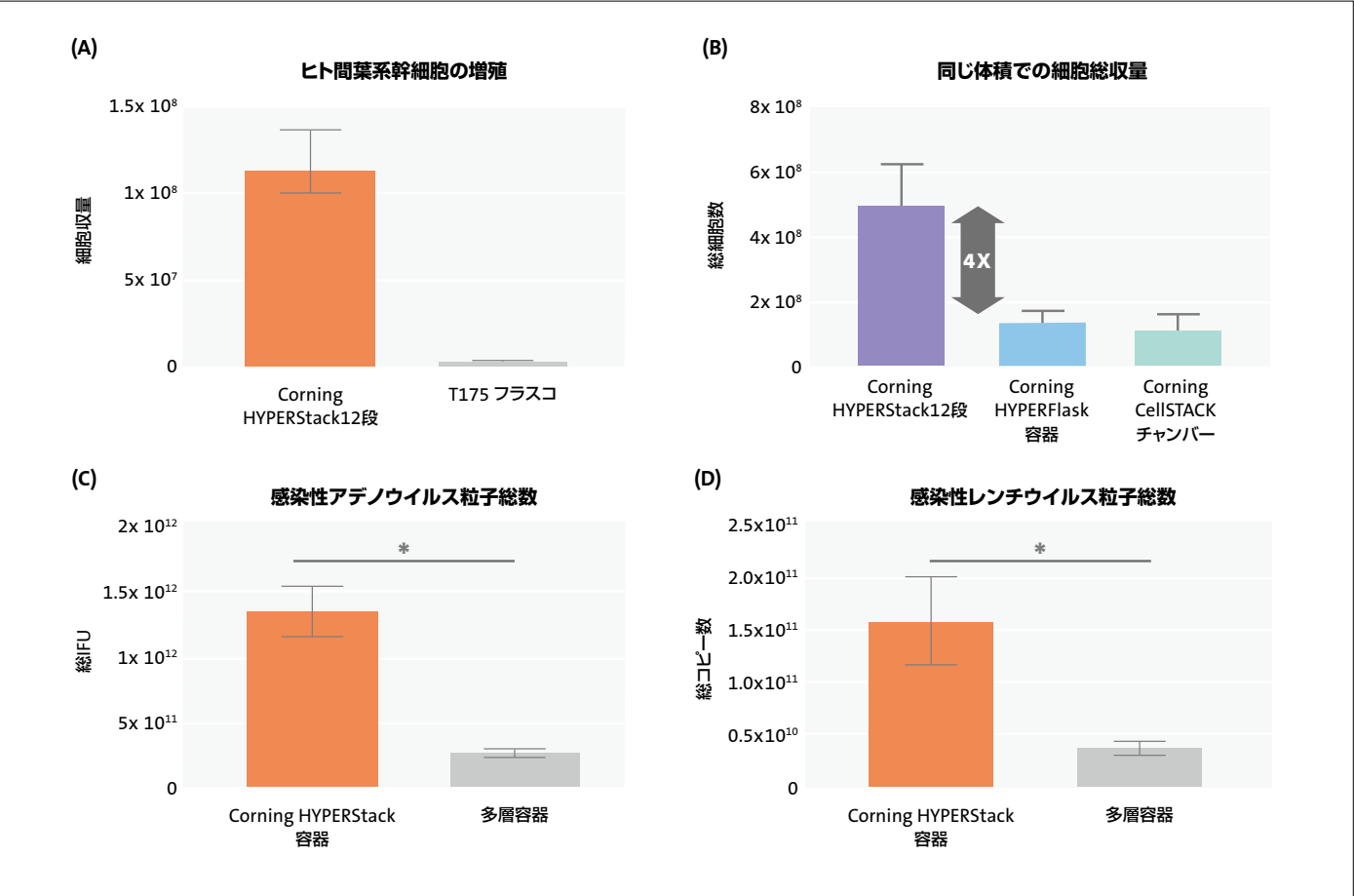

(A) Corning CellBIND® 表面処理を施した Corning HYPERStack 12 段または T175 細胞培養フラスコで、ヒト間葉系幹細胞培地を用いて培養したヒト間葉系幹細胞の収量。(B) Corning HYPERStack 容器の Vero 細胞培養の総収量は、同程度の立方体面積を持つ Corning CellSTACK® 培養チャンバーの収量の 4 倍。(C) Corning HYPERStack 容器は、同程度の立方体面積の多層容器と比較して、有意に高い総感染性アデノウイルス粒子を生成。総感染性アデノウイルス粒子総数は、力価と各フラクション（細胞と培地）の体積に基づいて算出。(D) Corning HYPERStack 容器は、同程度の立方体の多層容器と比較して、感染性レンチウイルス粒子の総量が有意に多い。* 対応のある t 検定、p < 0.05、N = 3。

製品仕様



Corning HYPERStack 12 段

表面積:	6,000 cm ²
容量:	1.31 L
充填時の重量 (約):	2.7 kg
寸法 (縦×横):	342 x 207 mm
容器の高さ:	71 mm
アクセサリートレー付きの高さ:	140 mm



Corning HYPERStack 36 段

表面積:	18,000 cm ²
容量:	3.92 L
充填時の重量 (約):	6.9 kg
寸法 (縦×横):	342 x 207 mm
アクセサリートレー付きの高さ:	278 mm



製品情報

Corning® HYPERStack® セルカルチャー容器

カタログ番号	製品	培養面積 (cm ²)	包装	1 ケース (個)	メーカー 希望小売価格 (円)	
					単価	ケース価格
20012	Corning HYPERStack 12 段 セルカルチャー容器 CellBIND® 表面 滅菌済み	6,000	個別包装	4	110,385	441,540
20036	Corning HYPERStack 36 段 セルカルチャー容器 CellBIND 表面 滅菌済み	18,000	個別包装	2	233,750	467,500
20013*	Corning HYPERStack 12 段 セルカルチャー容器 無処理 滅菌済み	6,000	個別包装	4	110,385	441,540
20037*	Corning HYPERStack 36 段 セルカルチャー容器 無処理 滅菌済み	18,000	個別包装	2	233,750	467,500
24012	Corning HYPERStack 12 段 セルカルチャー容器 CellBIND 2 個フィルター MPC アクセサリー 滅菌済み	6,000	個別包装	4	125,000	500,000
24036	Corning HYPERStack 36 段 セルカルチャー容器 CellBIND 2 個フィルター MPC アクセサリー 滅菌済み	18,000	個別包装	2	345,000	690,000
24013*	Corning HYPERStack 12 段 セルカルチャー容器 無処理 2 個フィルター MPC アクセサリー 滅菌済み	6,000	個別包装	4	125,000	500,000
24037*	Corning HYPERStack 36 段 セルカルチャー容器 無処理 2 個フィルター MPC アクセサリー 滅菌済み	18,000	個別包装	2	345,000	690,000
23012	Corning HYPERStack 12 段 セルカルチャー容器 CellBIND 2 個フィルター ASQ アクセサリー 滅菌済み	6,000	個別包装	4	130,000	520,000
23036	Corning HYPERStack 36 段 セルカルチャー容器 CellBIND 2 個フィルター ASQ アクセサリー 滅菌済み	18,000	個別包装	2	330,000	660,000
23013*	Corning HYPERStack 12 段 セルカルチャー容器 無処理 2 個フィルター ASQ アクセサリー 滅菌済み	6,000	個別包装	4	130,000	520,000
23037*	Corning HYPERStack 36 段 セルカルチャー容器 無処理 2 個フィルター ASQ アクセサリー 滅菌済み	18,000	個別包装	2	330,000	660,000

* 受注発注品です。ご注文いただいたからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

アクセサリー

カタログ番号	製品	包装	1 ケース (個)	メーカー 希望小売価格 (円)	
				単価	ケース価格
431518	2 L 三角フラスコ トランスファーキャップ付き、 内径 1/4 インチ、外径 1/8 インチ ディップチューブ、0.2 μm ベント付き、 オス MPC、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ	個別包装	3	27,650	82,950
11501	5 L 三角フラスコ トランスファーキャップ付き、 内径 1/4 インチ、外径 1/8 インチ ディップチューブ、0.2 μm ベント付き、 オス MPC、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ	個別包装	2	59,275	118,550
10043	ローラーボトル用トランスファーキャップ、 0.2 μm フィルター付き、オス MPC、内径 3/8 インチ、外径 1/2 インチ、 化学薬品耐性熱可塑性エラストマーチューブ	個別包装	2	37,435	74,870
431644	ポリスチレン製 ローラーボトル 標準型 850 cm2 イージーグリップキャッ プ、無処理、滅菌済み	個別包装	40	1,442	57,680
10047*	Corning® HYPERStack® Nest アクセサリー	個別包装	1	30,140	30,140
11370**	HYPERStack Minifold アクセサリー コネクション 5 個 標準チューブ長、 MPC コネクター 滅菌済み	個別包装	2	55,000	110,000
11380**	HYPERStack Minifold アクセサリー コネクション 5 個 延長チューブ長、 MPC コネクター 滅菌済み	個別包装	2	60,000	120,000
11630*	HYPERStack Minifold アクセサリー コネクション 5 個 標準チューブ 長、ASQ コネクター 滅菌済み	個別包装	2	70,000	140,000
11640*	HYPERStack Minifold アクセサリー コネクション 5 個 延長チューブ 長、ASQ コネクター 滅菌済み	個別包装	2	75,000	150,000

* 受注発注品です。ご注文いただいた日からお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。
** 最低注文数量 5 ケースの受注発注品です。ご注文いただいた日からお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

• 価格は 2026 年 1 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
• 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
• For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
All other trademarks are the property of their respective owners.
• 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元
コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7 階
Tel : 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com
技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com



取扱代理店
正晃株式会社

福岡第一営業所	(092) 611-8131	鹿児島営業所	(099) 260-7133
福岡第二営業所	(092) 611-5335	沖縄営業所	(098) 888-3666
福岡西営業所	(092) 330-6060	山口営業所	(083) 972-0215
北九州営業所	(093) 671-8006	下関配送センター	(083) 248-3862
久留米営業所	(0942) 45-1331	岡山営業所	(086) 250-1205
佐賀営業所	(0952) 22-7841	東京支店	(03) 5947-6680
長崎営業所	(0957) 49-2780	海外営業所	(092) 611-5570
熊本営業所	(096) 380-0055	移設営業所	(03) 5935-6613
大分営業所	(097) 558-0025	福岡物流センター	(092) 624-6333
宮崎営業所	(0985) 27-1331		